

## راه اندازی دستگاه در یک نگاه



1 لیزر را روی پایه‌ای مناسب در چیدمان اپتیکی قرارداد و عینک متناسب با طول موج کاری آن را استفاده کنید.

2 از خاموش (قرمز) بودن سوئیچ ایمنی لیزر (Key) و مدار دستگاه (ON/OFF) اطمینان حاصل کرده و پیچ جریان لیزر را روی صفر قرار دهید.

3 به کمک سوکت لیزر (DB15) اتصال لیزر با راه انداز را برقرار؛ سوکت امنیتی (Interlock) را در جای خود قرار داده و سپس لیزر را روشن کنید.

4 تغذیه اصلی (PW IN) راه انداز را متصل و با روشن کردن دستگاه (ON) منتظر بمانید تا پایدارسازی دما به محدوده دمایی تعیین شده برسد.

5 سوئیچ ایمنی لیزر را در حالت روشن (سبز) قرار داده و جریان لیزر را تا جریان آستانه افزایش دهید. پس از قرارگیری در این نقطه، افزایش جریان متناسب با افزایش توان لیزر رابطه‌ای خطی خواهد داشت.

6 برای تعیین نقطه کار دمایی، ابتدا دکمه Set را فشار داده و پس از چشمک زدن نمایشگر به کمک دکمه Set (بالا) و °C/°F (پایین) دما را تنظیم نمایید. با زدن دکمه °C/°F نیز می‌توان واحد نمایش دما را تغییر داد. (دمای پیشنهادی برای کار با لیزر 15°C می باشد).



نمای روبروی راه انداز لیزر دیودی



نمای پشت راه انداز لیزر دیودی



در صورتیکه در هر مرحله از نصب نرم افزار و یا راه اندازی دستگاه نیاز به اطلاعات بیشتر داشتید، با اسکن این QR Code فایل PDF دفترچه راهنما را دانلود نمایید.



در صورتیکه دستگاه بطور کامل راه اندازی نشد، پس از تماس با کارشناسان شرکت اقدام به راه اندازی صحیح دستگاه نمایید.



[www.ashabeam.com](http://www.ashabeam.com)