

راه اندازی دستگاه در یک نگاه



1 سطح حسگر را عمود بر راستای انتشار باریکه، در چیدمان اپتیکی قرار داده و کابل حسگر را به ورودی (Detector) در پشت کنسول متصل نمایید.

1

2 بازه توانی مناسب را با چرخش ولوم مربوط به آن انتخاب کنید. اشتباه در انتخاب این گزینه باعث ایجاد خطا در نتیجه اندازه گیری می شود.

2

3 بعد از بکارگیری عینک متناسب با طول موج کاری، منبع نور را روشن کنید. توان آشکارسازی شده توسط حسگر را می توان با روشن کردن دستگاه، روی صفحه نمایشگر مشاهده کرد.

3

4 در صورت خاموش شدن دستگاه، با منبع تغذیه موجود در بسته بندی، باتری دستگاه را شارژ کنید. روشن شدن چراغ پشت کنسول نشان از در حال شارژ بودن باتری و خاموش شدن آن نشان از تکمیل فرآیند شارژ می باشد.

4

5 در صورت تمایل می توان به کمک یک دستگاه ولت متر و با استفاده از کابل موجود در بسته بندی و اتصال آن به درگاه خروجی (BNC) در پشت کنسول، دقت آشکارسازی توان را افزایش داد.

5



نمای روبروی کنسول توان سنج گرمایی



نمای پشت کنسول توان سنج گرمایی



در صورتیکه در هر مرحله از نصب نرم افزار و یا راه اندازی دستگاه نیاز به اطلاعات بیشتر داشتید، با اسکن این QR Code فایل PDF دفترچه راهنما را دانلود نمایید.



در صورتیکه دستگاه بطور کامل راه اندازی نشد، پس از تماس با کارشناسان شرکت اقدام به راه اندازی صحیح دستگاه نمایید.



 www.ashabeam.com